




Aktivität 6 – Umgang mit einer Mikropipette üben

1.



Mikropipette auf 5µl einstellen (050).

2.

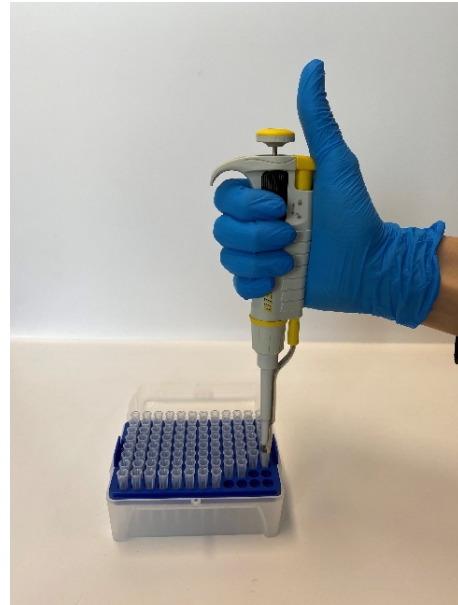

Pipettenspitze aufsetzen.

Wichtig: Pipettenspitze darf nicht mit den Fingern aufgesetzt werden.

3.1



5µl Lebensmittelfarbe aus durchsichtigem Tube aufziehen:

1. Oberen, runden Knauf dazu bis zum ersten Widerstand runterdrücken
2. Pipettenspitze in Flüssigkeit tauchen ...

3.2



... und in der Flüssigkeit den Knauf langsam wieder loslassen.

Lebensmittelfarbe wird aufgezogen.



4.



Pipettenspitze aus der Flüssigkeit rausnehmen.

Kontrollieren, ob Lebensmittelfarbe aufgezogen wurde.

5.




Lebensmittelfarbe um-pipettieren:


1. Pipettenspitze vorsichtig in Tube mit Leitungswasser eintauchen.
2. Oberen, runden Knauf **vollständig** herunterdrücken.
3. Pipette unter gedrückt Halten des Knaufs herausziehen.
4. Oberen, runden Knauf vorsichtig loslassen.

Kontrollieren, ob Lebensmittelfarbe abgegeben wurde.

6.

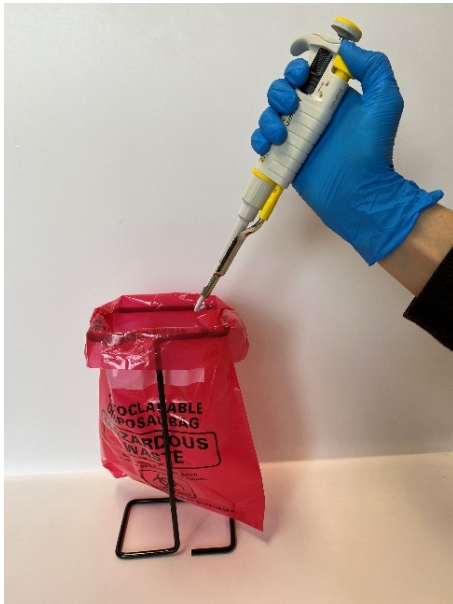

Pipettenspitze entsorgen. Dazu den gelben Knauf runterdrücken.

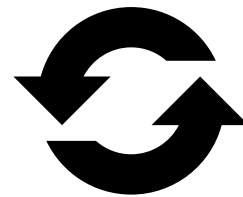

Schritte 2-6 wiederholen.